

离心机转子的清洗与消毒

离心机转子的清洗与消毒

(1) 清洗

步骤 1, 清洗: 用自来水及中性洗涤剂 (PH 5-9) 洗净后, 用蒸馏水冲洗

步骤 2, 干燥: 铝合金/钛合金制:100℃以下; 碳素纤维:80℃以下
涂层表面:硅脂; 螺纹部分:铝润滑剂
真空垫圈/O型圈:真空油脂

(2) 消毒

消毒条件	铝/钛转子	碳素纤维转子
高压灭菌	不可以	不可以
煮沸消毒	不可以	不可以
紫外线消毒 200 - 300nm	可以	可以
气体消毒 环氧乙烷	可以	不可以
以 甲醛	可以	可以
70% 乙醇	可以	可以
药液 3%过氧化氢水	可以	可以
以 福尔马林	可以	可以
转子耐热温度	100℃	80℃